

手作り消毒液をカンタン作製!

消毒液作製
専用目盛り入り!




消毒液作製 メスシリンダー

100ml

目盛位置に合わせて
薬液と水を入れるだけ!
手作り消毒液の計量をスムーズに。

・無水エタノール
・次亜塩素酸
ナトリウム液
2種類に対応!

目盛と注ぎ位置が
見やすい透明タイプ

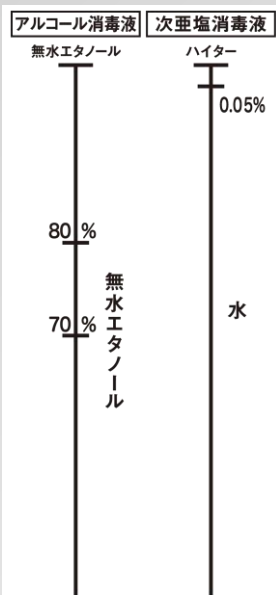

SANPLATEC® 消毒液作製メスシリンダー

【使い方】

- アルコール消毒液の場合
目的濃度の目盛まで無水エタノールを注ぎ、
上端まで水を入れます。
- 次亜塩素酸ナトリウム消毒液の場合
0.05%の目盛まで水を入れ、上端まで
ハイター(台所用または衣料用)を入れます。

【注意】

使用後は必ず水ですすいで下さい。
エタノールとハイターは絶対に混ぜないで
下さい。



消毒液作製メスシリンダー

在庫品 PMP

コード	呼称	入数	標準小売価格
31056	AMS-100	1	¥1,680

●容量(ml):100 ●同径(mm):33Φ×250 ●材質:PMP(ポリメチルペンテン) XE
※個別梱包(梱包サイズ(mm):92×92×265)

使用方法

- 1 無水エタノールまたは次亜塩素酸ナトリウム液と、水を用意
- 2 目盛に合わせてメスシリンダーに薬液と水を注げば、100mlの消毒液が完成!
- 3 メスシリンダーの消毒液を、個別の容器に入れ替える
※入れ替え用の容器は別途ご用意ください。

各消毒液の
作製方法

アルコール
消毒液

- ① 目的濃度の目盛まで無水エタノールを注ぐ
- ② つづけて上端まで水を注ぐ

次亜塩素酸
ナトリウム
消毒液

- ① 0.05%の目盛まで水を注ぐ
- ② つづけて上端までハイター(台所用または衣料用)を注ぐ

⚠ 消毒液作製時の注意

- 使用後は必ず水ですすいでください
- エタノールとハイターは絶対に混ぜないでください

株式会社 サンプラテック

■本社 TEL: 06-6353-5141 FAX: 06-6353-5975
■東京支店 TEL: 03-5688-5141 FAX: 03-5688-5142
■名古屋支店 TEL: 052-962-0291 FAX: 052-962-0293
■シリコンバレーオフィス(USA) TEL: +1-408-830-7178

〈公式 HP : ブラ・ドットコム〉

PLA.com

https://www.sanplatec.co.jp

サンプラテック | 検索

本チラシ掲載商品以外にも多彩な商品を取り揃えております。まずは気軽にお問い合わせください。